

AMIDOSCAN

Test amidon automatique

Fabrication française 

SETOP propose
un nouvel appareil
de **test amidon** sur pommes !



Moyenne : 5,8



1 à 20 fruits

Analyse en 1 minute

Historique

Répétabilité 0,2%

- L'Amidoscan permet une lecture précise et fiable avec un taux de répétabilité de 0.2% bien supérieur à l'appréciation humaine.
- Rapide, un échantillon de 20 fruits est analysé en moins d'1 minute.
- L'opérateur dépose sur la plaque les demi-fruits préalablement enduits de la solution d'iode une dizaine de minutes avant, l'Amidoscan fait une prise de vue pour chaque demi-pomme détermine le grade amidon de 1 à 10 suivant l'échelle Ctifl.
- Le résultat est affiché une fois le traitement fini avec la moyenne de l'échantillon, les valeurs fruits par fruits ainsi que les prises de vue sont visibles également.
- Analyse de 1 à 20 fruits

